**Connexion à Citrix :** 



Clic sur le logo dimedias Identification sur Citrix :





Clic sur l'intranet du GHBS

Ouverture de l'intranet du GHBS. Page Accueil>Roche



#### **Ouverture de session IT1000 :**

Connexion		
cobas l'	<b>F</b> 1000 applica	tion
00000	. Tooo approa	
ID utilisateur:		1
Mot de passe:		2
Version :	2 02 00 0005	Modifier Coppeyion
	2.02.00.0000	
Roche		
		Lije neeus unswers

1) Indiquer votre ID utilisateur = code agent.

2) Indiquer votre mot de passe = **It1000** 

3) Clic sur Connexion.

Si vous avez ce message, valider par : Oui.

soft Silverlight		E
Silverlight	Augmenter l'espace de stockage disponible ? Le site Web suivant nécessite un espace de stockage d'application plus important sur votre ordinateur. Site Web : http://10.56.244.56 Utilisation actuelle : 0.0 Mo Taille requise : 50.0 Mo	
	Oui Non	

Clic sur la flèche **Contrôle de qualité** puis **Entrée du résultat manuel.** 

						Roche
Lorient Menu	Contrôle de qualité > Entrée	e du résultat manuel				
Contrôle de qualité     Gestion des résultats     Chrée du résultat manuel	Type résultat: • Type d'instrument: • ID matériel de test: ID du matériel de CQ:	• • • •	Location: Nom inst: Lot de Test: Lot de CQ:	•		* * * *
•	Test ID matériel « Lot de	e Test ID du matéri Lot de CQ	Niveau Résultat	Unité	Date	Ajouter Heure

#### ETAPE 1 : Renseigner tous les champs en cliquant sur les flèches ▼

1) Renseignements sur les consommables :

Type résultat:	• CQ	
Type d'instrument:	Performa	
ID matériel de test:	GLU2-T	
ID du matériel de CQ:	GLU2-QC	

Type résultat : CQ, Type d'instrument : Performa, ID matériel de test : GLU2- T, ID du matériel de CQ : GLU2-QC

Contrôle de mulité > Fatrée du résultat m

#### 2) Renseignement de la localisation :

• CHI - 0141	
CHL - 0141	
CHL - 0152	
CHL - 0401	
CHL - 0402	
CHL - 0403	
	CHL - 0401 CHL - 0402 CHL - 0403 CHL - 0403

### Location : votre UG

Ces UG sont triés par ordre croissant.

#### 3) Choix du numéro de série :

Type résultat:	• CQ	<ul> <li>Location:</li> </ul>	• (	CHL - 3099
Type d'instrument:	PERFORMA	• Nom inst:	• [	54101003698
D matériel de test:	GLU2-T	Lot de Test:		
D du matériel de CQ:	GLU2-QC	Lot de CQ:	5	54101003698
			5	55102569821
			5	55102580943

Nom inst : Numéro de série de votre Performa\* (ils sont classés par nombre croissant)

4) Choix du lot de bandelette :

Contrôle de	e qualité >	> E	ntrée du ré	sultat manuel						
Type résult	at:	•	CQ	-		Location:		CHL - 3099	)	•
Type d'inst	rument:	•	PERFORMA	-		Nom inst:	•	541010036	98	•
ID matériel	de test:		GLU2-T	-		Lot de Test:				-
ID du maté	iriel de CQ:		GLU2-QC	-	. 1	Lot de CQ:				
								475519		
										Ajouter
Test	ID matérie	el c	Lot de Test	ID du matéri Lot de CQ		Niveau	Résultat	Unité	Date	Heur

Lot de Test : lot de bandelettes utilisé\*

#### 5) Choix du lot de contrôle de qualité :

Type résultat:	CQ	<ul> <li>Location:</li> </ul>	•	CHL - 3099	-
Type d'instrument:	PERFORMA	<ul> <li>Nom inst</li> </ul>	· •	54101003698	-
ID matériel de test:	GLU2-T	🗸 Lot de Te	ist:	475519	
ID du matériel de CQ:	GLU2-QC	Lot de Co	5: [		-
				60101082	

Lot de CQ : lot de contrôle de qualité utilisé.\* Attention en cas d'utilisation de plusieurs lots de contrôle dans votre service

#### 6) Une fois tous les champs renseignés :

ype résultat:	CQ	•	Location:	•	CHL - 3099	
ype d'instrument:	PERFORMA		Nom inst:	•	54101003698	
D matériel de test:	GLU2-T		Lot de Test:		475519	
D du matériel de CQ:	GLU2-QC		Lot de CQ:		60101082	

Clic sur Ajouter\*, ce qui ouvre l'accès aux fenêtres de saisie des valeurs de CQ.

#### ETAPE 2 : Saisie des résultats des contrôles avec commentaire.

1) Dans « Résultat », renseigner (en mg/dl) la valeur trouvée pour le niveau 1 et le niveau 2\*.

.ontron.	ue quance >	entree du re							
Type rés	ultat:	• CQ			• Lo	ocation:	•	CHL - 3099	•
Type d'in	strument:	PERFORMA			• N	om inst:	•	54101003698	
ID matér	iel de test:	GLU2-T			• Lo	ot de Test:	Ē	475519	•
ID du ma	stériel de CQ:	GLU2-QC			+ L0	ut de CQ:		60101082	•
									Ajouter
est	ID matériel	Lot de Test	ID du matéri Lot de	CQ NIVE	Résultat	Unité	Date	Heure	
lu2	GLU2-T 🔻	475519 -	GLU2-QC 60101	01 - 1	1	mg/dL	<dd m<="" td=""><td>1M/yyyy&gt; <b>15</b></td><td></td></dd>	1M/yyyy> <b>15</b>	
				2	-	mg/dL	<dd m<="" td=""><td>1M/yyyy= 15</td><td></td></dd>	1M/yyyy= 15	

 2) Indiquer grâce au calendrier la date de passage du contrôle de qualité\*.



3) Rajouter un commentaire pour indiquer qui a

#### fait le contrôle de qualité. Roche 0 🚔 🤕 🛌 CH Lorient 4 🖿 Contrôle de qualité C Gestion des résultate Type résultat: • CO Entrée du résultat manue Type d'instrument: • PERFORMA Lot de Test ID matériel de test: GLU2-T ID du matériel de CQ: GLU2-QC Lot de CO tériel « Lot de Test ID du matéri Lot de CQ Niveau 5519 - GLU2-OC 601010 Sévérité 🚹 Date 🚹 Données récupérées dans 27/02/2017 11:54 Number of records 2 🌑 🔲 🍸 🚠 H 🗧 Page 1 of 1 🕨 H

#### Clic sur Commentaire.



#### 4) Clic sur **Ajouter** pour inscrire le commentaire.



#### 5) Renseigner le commentaire puis valider.



> CQ fait par : nom de l'IDE ayant passé le contrôle de qualité sur le Performa.

> Clic sur Ok pour enregistrer le commentaire.

6) Visualisation du commentaire.



contrôles de qualité.

#### 7) Enregistrement des données :

These	isultati •	CQ .						Location:		CHL - 1160		
Type d'	instrument:	PERFORMA					•	Nom inst:		55112396951		
ID mate	ériel de test:	GLU2-T						Lot de Test:		475519		
ID du n	natériel de CQ:	GLU2-QC					•	Lot de CQ:		60101082		
												Ajouter
st .	ID matériel r	Lot de Test	ID du matéri	Lot de CQ	Niveau	Résultat	Unité	Date		Heure		
u2			GLU2-QC	6010101 +	1	40	mg/dL	28/02/2017	155			
					2	300	molds	38/02/2017	(15)	17:19		
							Carton					

>Clic sur OK pour finaliser votre saisie\* une fois tous les champs et le commentaire complétés. Si vous avez plusieurs lecteurs dans votre service, veuillez répéter les opérations depuis l'étape 1-3) pour tous les lecteurs de votre service.

#### ETAPE 3 : Visualisation des résultats de contrôles de qualités.

1) Clic sur la flèche **Contrôle de qualité** puis **Gestion des résultats**.

Menu	Contrôle de qualité	> Gestion des	résultats			
🖌 🚞 Contrôle de qualité						
🔲 Gestion des résultats						- I
rée du résultat manuel	Tous	Tous 🔹	Tous 🔹	Tous	Tous Tous • T • T •	Tous
	Type d'instrument	Nom inst	Serial Number	Test	Lot de Te ID du ma Lot de CC Date et heure 🖌 🖌 Alarmes Niv Vale	ur Nom de l'utilisateur

3) Indiquer le numéro de série du Performa dans la colonne : **Serial Number**.



4) Clic sur Filtre.

Мели	Contrôle de malit	'n Gostion des									
🔺 🚞 Contrôle de qualité	Contraction of the local distance										
C Gestion des résultats											
Entrée du résultat manuel	Tous	Tous	54101003698	· Tous-	Tous	_	Tous •	T • T •			Tous
	Type d'instrument	Nom inst	Serial Number	Test	Lot de Te ID du	ma Lot de CC	Date et heure	11	Alarmes	Niv Valeur	Nom de l'utilisateur
Sévérité Date D											
	Dannies récupéries dan	\$ 27/02/2017 12:45					and the second			H A Ran	a a file al
							internetir or	records o [_]] [		11 1 100	
						Comme	🗸 Accepte 🗴	Rejeter	Retenir Bl	pqué La	Filtre
									-		

#### 5) Visualisation des résultats.



#### ETAPE 4 : Fermeture de session.

Une fois la saisie complète de vos résultats de contrôles de qualité effectués, veuillez-vous déconnecter pour fermer la fenêtre d'application.



()) <del></del> ()	
ADC-ROOM	
<ul> <li>A Statistic de qualité</li> <li>A Statistic de qualité</li> <li>A Statistic de resulté</li> </ul>	

Pour résumer, indiquer pour chaque lecteur de votre service :

- 1) Nom inst: numéro de série de votre Performa
- 2) Lot de Test : lot de bandelettes utilisé,
- 3) Lot de CQ : lot de contrôle utilisé.
- 4) Les valeurs de contrôles niveau 1 et niveau 2.
- 5) **Le commentaire.** CQ fait par : nom, prénom de l'IDE.

#### Informations

Les commandes de consommable, bandelettes et contrôle de qualité se font via la pharmacie et/ou au laboratoire du CH de Quimperlé. Les problèmes sur les Performa sont gérés par le Biomédical du CH de Quimperlé. Les problèmes IT1000, CQ sont gérés par le laboratoire du CHBS de biochimie de Lorient. Si vos lots de bandelettes ou lots de contrôles de qualité ne sont pas disponibles dans IT1000 téléphoner au laboratoire le laboratoire du CHBS de biochimie de Lorient.

## Les documents sont centralisés sur le portail du CHBS dans **Procédures>Pôle E.**



# En cas de besoin pour les commandes ou les problématiques liées à IT1000 vous pouvez contacter :

#### <u>contacter :</u>

Laboratoire de biochimie de Quimperlé Contact : Mme Larvol Françoise Tél : 02 98 96 62 45

Email: laboratoire@ch-quimperle.fr

<u>En cas de problème technique sur les lecteurs vous</u> pouvez contacter :

Service biomédical : 02 98 96 61 71

\* Cette opération sera à effectuer pour chacun des Perfoma que vous avez dans votre service.